



## 高背景

失败类型简述：有微弱背景峰，但整体上可以明确分辨主峰，峰图参考使用。

峰图实例：

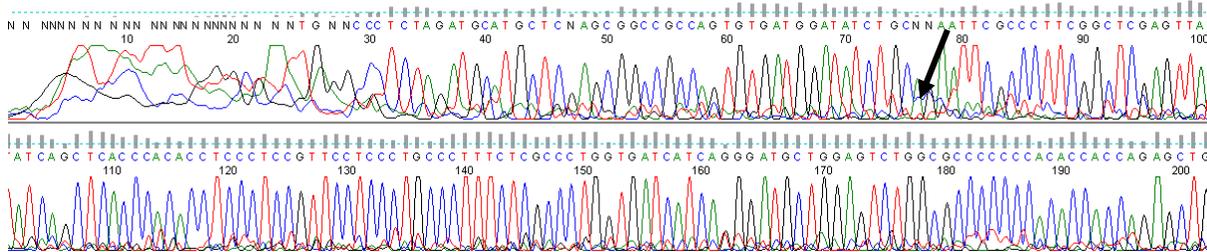

Sequence Scanner 软件中 Raw 图实例：

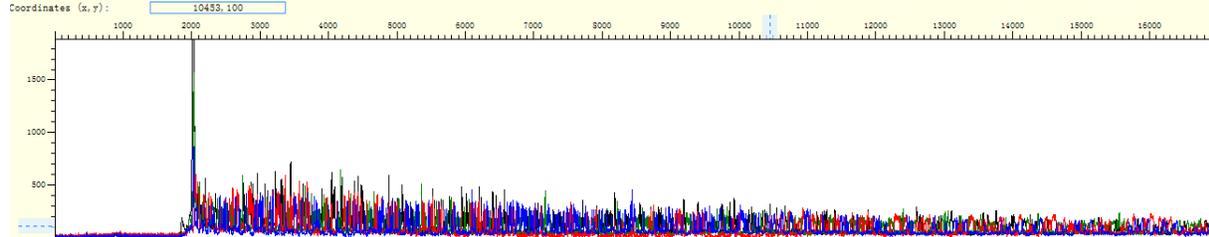

可能的原因	解决方案（给您的建议）
模板与引物比例不佳，反应效率低下	核查模板与引物的比例
引物与模板结合特异性低，扩增产生杂质干扰	检验引物与模板结合特异性
模板或引物中含有高盐离子	进一步纯化模板；提供高纯度引物

以上解决办法是给客户的建议。金唯智测序的解决办法是调整方案给予必要的重测。